


## OM Udstyret

FLOCHECK P er et fast panel, der advarer personalet ved et forkert undertryk i LAF-bænkens aftræk. Panelet er tilsluttet en regulator, som via spjældstyring opretholder et foreskrevet undertryk. Undertryk anvendes til at styre luftstrømmens retning og dermed forhindre ukontrolleret spredning af farlige stoffer og støv. Indstillingsværdier og alarmgrænser er sat i henhold til gældende regler. Ændring af indstillinger må kun foretages af fagfolk. Ved mistanke om fejl, kontakt sikkerheds repræsentant eller vejleder. Afvigelser fra de her angivne indstillingsværdier kan forekomme.

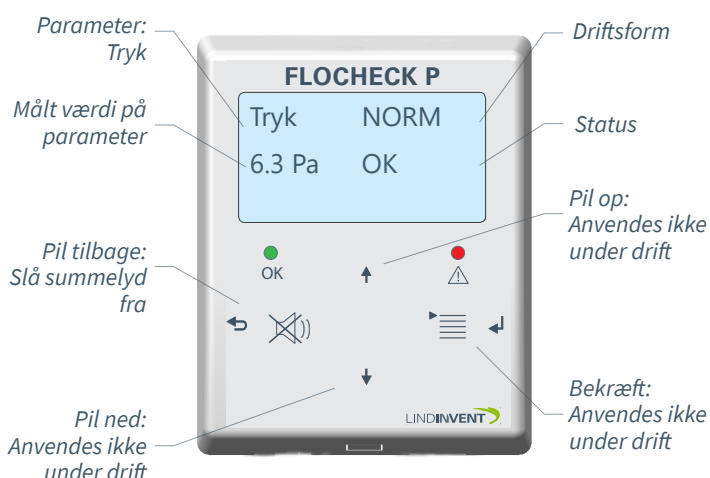

## FUNKTION

FLOCHECK P viser via klartekst i display og lysdioder aktuel status og aktuelt undertryk i aftrækkets aftræk.

## DRIFTSFORMER

### Normal (NORM)

Tændt grøn lysdiode og teksten "OK" i displayets statusfelt indikerer, at det målte lufttryk ligger inden for de angivne grænseværdier. LAF-bænkens aftræk arbejder kontinuerligt i den driftsform, der opretholder ønsket undertryk.

Blinkende rød lysdiode MED summelyd alarmerer, hvis trykket ikke er tilstrækkeligt lavt. "Lavt tryk!" vises i displayet. Summelyden kan midlertidigt slås fra ved at trykke på symbolet for at slå summelyden fra. Som en påmindelse genkommer summelyden efter 20 minutter.

Blinkende rød lysdiode UDEN summelyd indikerer et højere negativt tryk end indstillingsværdien. "Højt tryk!" vises i displayet. Her betyder "Højt tryk!" et højere end nødvendigt negativt tryk i aftrækket. Dette er normalt ikke en alvorlig fejl, men det kræver din opmærksomhed.

### Når der ikke arbejdes i LAF-bænken:

Sluk gerne bænkenes strøm. Undertrykket i aftrækket opretholdes, mens energiforbrug og slidtage reduceres.

## INDSTILLINGER

Indstillinger foretages kun af autoriseret tekniker via det kodesikrede menu punkt i FLOCHECK P.